

ラボアッセイ™GLDH-ラット用コントロール

本品をご使用になる前に、必ずお読みください。

【使用目的】	本品は、ラボアッセイ™ GLDH-ラット（Aタイプ）専用の検出用試料として使用してください。
【内容量】	ラボアッセイ™ GLDH-ラット用コントロール 500 μL/vial （濃度はロットごとに異なります。）
【使用方法】	用時融解し、ラボアッセイ™ GLDH-ラット（Aタイプ）（LABGLDH-RA）用陽性コントロールとして、原液のまま使用してください。融解後は、2℃～10℃に保ち、3日以内に使用してください。凍結融解の繰り返しは、厳禁です。
【使用上の注意 ／厳禁事項】	1.本品は、当社キット専用の検出用試料です。他社のキット及び試薬との併用はしないでください。 2.本品は指定された条件で保管し、使用期限を過ぎたものは使用しないでください。 3.本品は、この説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。 4.表示濃度は、ロットごとに異なります。 5.凍結融解の繰り返しは、厳禁です。
【危険防止上の注意】	1.本品が人体に接触した場合は、直ちに大量の水で洗い流し、必要に応じ医師の手当て等を受けてください。 2.本品は血清成分を使用しておりますので、ウイルス感染等の危険性があるものとして、検体と同様に注意して取り扱ってください。 3.廃棄に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）と排水基準に従い適切に処理してください。
【貯法】	冷凍：-35℃以下、暗所
【使用期限】	製造後6か月：使用期限はキット外箱のラベルに記載（未開封、未融解時）
【製品名】	ラボアッセイ™ GLDH-ラット用コントロール
【シバヤギコード】	LABGLDH-RC
【表示値】	測定条件：ラボアッセイ™ GLDH-ラット（Aタイプ）標準操作法準拠
Lot.	LGDR-C201
ラット GLDH 濃度	68.0 U/L （推奨管理範囲：57.8 U/L ～ 78.2 U/L）

【お問い合わせ先】

製造

富士フイルムワコーシバヤギ株式会社

〒377-0007 群馬県渋川市石原 1062-1 TEL.0279-25-0279 FAX.0279-23-0313

<E-mail>wksb-info@fujifilm.com

<URL><http://www.shibayagi.co.jp>

販売

富士フイルム 和光純薬株式会社